



**DGB-423**  
便携式水质分析仪

使用说明书



**INESA**  
INSTRUMENT  
仪电科学仪器

上海仪电科学仪器股份有限公司  
Shanghai INESA Scientific Instrument CO.,Ltd

## 敬告用户：

- 请在使用本仪器前，详细阅读本说明书。
- 仪器超过一年必须送计量部门或有资格的单位复检，合格后方可使用。
- 用户在实际的使用中需要接触如硫酸、硝酸等有害的化学物质，因此用户在操作时务必要小心谨慎，注意不要溅在身体或衣物上，以免灼伤身体或损坏仪器，对您造成不必要的损失。
- 对于具有强腐蚀性的洗液还要注意回收，可反复使用。
- 测量后的溶液酸度较高，分析结束后应集中收集，用氢氧化钠溶液中和至中性左右再排放。
- 比色管是易碎品，用户应尽量轻拿轻放，避免使用很大的力量插入比色池中，反之亦然。为了更好地固定比色管，比色池设计的固定装置可能比较紧，用户拿放比色管时请注意。
- 如果仪器左上角显示“电池”标志时，表示电池电量不足，请重新更换电池或使用 USB 供电方可继续使用，否则仪器无法保证测量的准确性。
- 在更换电池前请先关机，然后再更换电池。
- 比色管为易耗品，用户可与本厂联系购买！

## 目 录

1 安装 .....	3
1.1 开箱 .....	3
1.2 仪器结构 .....	3
1.2.1 仪器正面图 .....	3
1.2.2 仪器背面图 .....	4
1.2.3 仪器附件 .....	4
1.3 仪器安装 .....	5
1.3.1 电源的安装 .....	5
1.3.2 USB 通讯线的安装 .....	5
1.3.3 打印线的安装 .....	6
2 操作指南 .....	6
2.1 简介 .....	6
2.2 仪器主要技术性能 .....	8
2.3 键盘说明 .....	9
2.3.1 按键功能介绍 .....	9
2.3.2 按键操作介绍 .....	10
2.4 仪器操作 .....	13
2.4.1 仪器的开/关机 .....	13
2.4.2 仪器的起始状态 .....	14
2.4.3 仪器的参数设置 .....	14
2.4.4 查阅存贮数据 .....	18
2.4.5 标定操作 .....	19

---

2.4.6 测量	20
3 常规测量步骤	21
3.1 尿素的测量	21
3.1.1 测量前的准备	21
3.1.1.1 比色管的预处理、筛选和标记	21
3.1.1.2 试剂的制备	22
3.1.1.3 样品的采集及保存	23
3.1.1.4 光源预热	23
3.1.2 标定	23
3.1.2.1 标定点的选择	23
3.1.2.2 校准液的配制	24
3.1.2.3 校准液的消解	24
3.1.2.4 标定	25
3.1.3 测量	25
3.1.3.1 仪器预热	25
3.1.3.2 样品预处理	25
3.1.3.3 样品的消解	26
3.1.3.4 样品的测量	26
3.1.4 测量后处理	27
3.2 水硬度的测量	27
4 通信功能	27
5. 打印功能	27
6. 仪器的维护	28
7. 常见故障排除	28
8. 电池的更换说明	28

9. 附件信息 .....	28
10. 附录 .....	29
附录 1 试剂的配制 .....	29
附录 1.1 尿素的测定所需试剂的配制.....	29
附录 1.2 水硬度的测定所需试剂的配制及测量方法..	30
附录 2 比色管筛选和标记参考 .....	37
附录 3 USB 相关驱动以及安装说明.....	39
附录 4 故障现象与故障排除 .....	40
附录 5 电池的更换说明 .....	42

# 1 安装


## 1.1 开箱

在 DGB-423 便携式水质分析仪包装箱中可找到以下部件：


- |                     |     |
|---------------------|-----|
| 1. DGB-423 便携式水质分析仪 | 1 台 |
| 2. 比色管              | 5 只 |
| 3. 附件               | 1 套 |

## 1.2 仪器结构

### 1.2.1 仪器正面图

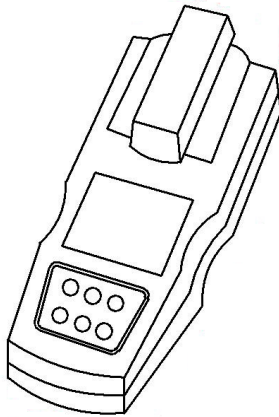


## 1.2.2 仪器背面图

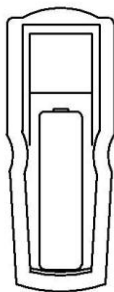


## 1.2.3 仪器附件

接下来将为您介绍仪器的几种重要的配件、选配件及附件，它们是保证您实现仪器某种功能所不可缺少的。

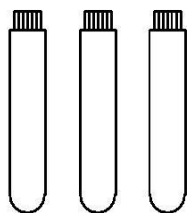

比色管，直径  $D=16\text{mm}$

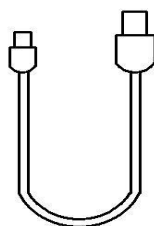

USB 通讯线



打印线（选配）

## 1.3 仪器安装

### 1.3.1 电源的安装

仪器支持两种供电方式：碱性电池供电和 USB 端口直接供电。

如果用户使用碱性电池，请按以下步骤操作：

本仪器采用 4 节 AA 碱性电池，当您第一次使用本仪器时请打开仪器机箱后面板电池盖，将四节新的 AA 碱性电池按照机箱内指示的“+”、“-”方向小心装入机箱，盖上电池盖。此时仪器即自动开机并进入起始状态。

若电池装好后，仪器没有任何显示，您应该重新检查电池是否安装正确、电池是否为新电池、接头处有否脱落等，如果还是无法工作，请通知我公司相关部门进行检修。

如果您长时间不使用本仪器时，请打开仪器后盖，取出电池，这样可以防止电池可能腐烂导致仪器损坏，给您带来不必要的损失。

当仪器显示“电池”标志时（位于显示屏右上角），表示电池电量已经不足，应尽快更换全部电池，按照上面的方法重新安装新电池，否则在此状态下测量，仪器无法保证测量的准确性，请用户切记。

如果用户使用 USB 线连接仪器，仪器会自动切换到 USB 供电，可以有效延长电池的寿命，建议用户尽量使用 USB 供电方式。使用完毕，在 USB 接口处装上相应密封套。

### 1.3.2 USB 通讯线的安装

如果用户希望使用配套通讯软件连接计算机通讯，则可将 USB 通讯线连接到仪器和计算机上，正确安装配套通讯软件后即可实现通讯。

如果不接通讯线并且使用电池供电，则需在 USB 接口处装上相应密封套。



### 1.3.3 打印线的安装

用仪器特制的打印线一端连接仪器 USB 接口，一端与打印机连接即可。连接打印机的时候只能以干电池供电工作，所以必须保证仪器碱性干电池有足够的电量，否则不能打印。

## 2 操作指南

### 2.1 简介

DGB-423 便携式水质测定仪（以下简称仪器）是一种分析精度相当高的低浓度 COD(0-150)、水硬度、尿素等多个参数测量仪器。仪器采用新的 LED 测试技术，集成特定吸收峰波长的 LED 光源，摒弃了传统复杂、笨重的光路系统，仪器具有体积小，操作方便等优点，直接使用比色管作为测量的容器，大大方便了用户。主要适用于地表水、工业废水、医疗废水、生活饮用水、游泳池水等水质中 COD、水硬度、尿素等的测定。

本仪器具有以下特点：

- 仪器采用新的 LED 测试技术，结构简单、信号稳定，提高了测量精度。仪器采用 470nm 波长的 LED 光源，允许测量低浓度 COD(0-150)、水硬度、尿素、汞含量、挥发酚类，对于其他具有相应吸收峰参数也可以测量；允许测量对于其他具有相应吸收峰参数也可以测量；
- 支持 IP65 防水等级；
- 采用单片机技术，良好人机界面；
- 仪器直接读取测量结果；

- 仪器通常不需要校准，即可直接测量。对应高精度要求的测量，用户可自行标定后测量；
- 仪器支持 2 点校准；
- 仪器使用图形显示方式，支持查阅上次标定数据、存贮数据，直观方便。
- 仪器具有 USB 接口，可以实现与 PC 的连接。
- 支持标定数据、测量数据的打印输出。
- 仪器支持自动关机功能，在设定的时间内，如果用户不操作仪器，则自动关机。
- 仪器具有断电保护功能，在仪器使用完毕关机后或非正常断电情况下，仪器内部贮存的测量数据、校正数据、设置参数不会丢失。
- 仪器支持电池供电或者 USB 自动取电（打印时候仅支持电池供电）；
- 仪器支持 GLP 规范：

仪器要求设置操作者编号，自动记录每次测量的相关数据；  
仪器记录并允许查阅、打印(输出)校正数据。  
仪器支持存贮符合 GLP 规范的水硬度、尿素等共 500 套测量数据。
- 仪器支持固件升级，允许功能扩展和应用拓展，满足特殊用户的测量需求。

## 2.2 仪器主要技术性能

### 1、测量范围

水硬度：(0.0~500.0) mg/L;

尿素：(0.000~5.000) mg/L

### 2、仪器示值误差

水硬度： $\pm 5\text{mg/L} \pm 5\%$ 示值 mg/L;

尿素： $\leq 1\text{mg/L}$ ： $\pm 0.1$  mg/L,  $> 1\text{mg/L}$ ： $\pm 5\%$ ;

### 3、仪器的重复性

不大于2.5%或者0.5%FS;

尿素：不大于3%;

### 4、检出限

水硬度：不大于1%FS;

尿素：不大于0.05mg/L;

### 5、输出方式

点阵式液晶显示屏；USB 接口；232打印机输出

### 6、仪器正常工作条件

- 环境温度：(5.0~35.0) °C;
- 相对湿度：不大于85%;
- 供电电源：4节碱性电池(1.5V)、USB 端口直接供电;
- 周围无影响性能的振动存在;
- 周围空气中无腐蚀性的气体存在;
- 除地磁场外，周围无电磁场干扰。

### 7、外形尺寸(mm)

220 mm×85mm×50mm (长×宽×高)。


### 8、重量(kg)

约0.4kg。

## 2.3 键盘说明

### 2.3.1 按键功能介绍

本仪器共有 6 个按键，分别为 F1 键、F2 键、F3 键、确认/菜单键、取消键、开/关/背光键等。详细介绍如下：

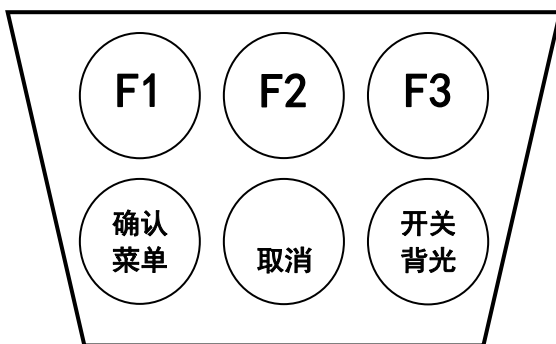

#### 1、F1 键/F2 键/F3 键：

它们的功能含义是不固定的，对于每一个具体的功能模块，它们实际的功能含义对应于按键上方位置仪器的提示。比如，在仪器的起始状态，如图，仪器显示屏下方显示“开始”、“ ”、“测量”，即表示此时 F1 键对应于“开始”，按此键可以打开起始状态下的许多功能；F2 键上方为空白，表示此时 F2 功能键无效；F3 键对应于“测量”，此时按 F3 功能键即可开始测量。



## 2、确认/菜单键：

本键为双功能键，在不同的具体功能模块里面有不同的作用。通常以确认作为第一功能，菜单作为第二功能。

## 3、取消键：

退出测量状态或者放弃当前设置等。

## 4、开/关/背光键：

仪器的开关机和背光控制键。在关机状态下，按一下此键可以打开仪器，用户就可以正常操作仪器；开机后，按一下此键可以打开背光，重复按一下可关闭背光；操作完毕，长按此键3秒以上即关闭仪器，仪器自动断电。

本机具有自动关机功能，如果用户在设定的时间内没有任何按键操作，仪器也会自动关机（将自动关机时间设置为零可关闭此功能）。

本机具有背光时间自动控制功能，用户可以自己设定背光时间，设置为零可关闭此功能，此时一旦背光打开，将始终点亮，需要用户手动关闭。


### **敬告用户**

本仪器使用了电源管理技术，背光打开时，会多消耗10mA左右的电流，为节省功耗，建议用户尽量少使用背光。打开背光查看数据后，尽量马上手动关闭背光，或者将背光时间值设置得小一些也可。如果连接USB接口或者USB电源适配器，则可以不关闭背光。

## 2.3.2 按键操作介绍

本仪器是便携式仪器，既要美观、漂亮，又要实用、方便。为此，本仪器将按键减少到 6 个，同时，精心设计操作界面，尽量在使用上减少用户的按键次数，有效保证用户快速方便地使用仪器。下面举例说明。

### 1、 例子 1： 菜单选择。

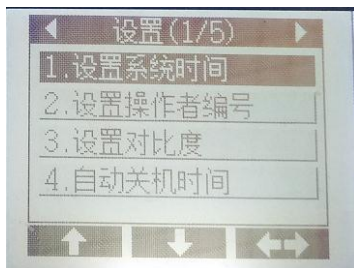

由于按键数量的限制，本仪器使用了较多的菜单功能以更好地使用仪器。如图，进入菜单选择后，仪器显示当前的菜单项，显示屏顶部为当前菜单名称，中间为相应菜单项，一页最多显示 4 个菜单项。仪器高亮显示当前的菜单项，用户可按“F1”键（图示向上箭头）或者“F2”键(图示向下箭头)上下移动高亮条查看菜单项内容，移动至需要的菜单项后，按“F3”确认键即可选择当前菜单项功能，左图中按确认键将选择设置系统时间功能。

仪器通常需要多菜单功能来完成操作。比如，在仪器的起始状态，按“开始”键，仪器允许用户完成设置系统时间等的设置功能、标定功能等。显示屏顶部的菜单名称有左右箭头的表示支持多菜单，用户按上下键可依次查看其它菜单下的内容。

### 2、 例子 2、 数据的输入

在许多情况下，要设置必要的参数，本仪器在只有 5 个有效按键的情况下，设计了按键输入的数据输入方法，显示如图。



按键输入示意

### 按键输入法操作说明

顶部为要求设置或者输入的参数名称，上方为当前的数据输入区；左下方设计有一个小数字键盘，右下方为当前键盘位置的映射图，底部为按键提示；用“F1”键、“F2”键可以上下左右移动键盘位置，同时“F3”键上方的提示也会自动跟踪改变，输入任意数字后，键盘上面的“-”号会自动修改为“C”，表示可以清除前面的输入，一旦将键盘移到此点时再按“F3”键（此时仪器同步提示由“输入”更改为“清除”）即可清除最后一个输入的数字。一旦有错误，用户即可按此方法修改。

例如：输入 12.6，操作步骤如下

1. 起始光标在数字“1”上，直接按 F3，输入数字“1”
2. 按 F1 移到光标到数字“2”上，按 F3 输入数字“2”

3. 按 F1, F1 移到光标到 “.” 上, 按 F3 输入数字 “.”
4. 按 F1, F1, F1, F2 移到光标到数字 “6” 上, 按 F3 输入 “6”
5. 按 “确认/菜单” 完成输入。

### 特别提示

1. 后面的所有操作说明中, 对应 F1、F2、F3 等功能键的操作, 将按照显示的提示作为说明, 不再按照实际按键说明, 比如, “此时按 F3 功能键即可开始测量” 会修改为 “此时按 “测量” 键即可开始测量”。
2. 对应 “确认/菜单” 键, 也将按照实际的功能作为操作说明, 如果是确认功能, 会以按 “确认” 键说明; 如果是菜单功能, 会以按 “菜单” 键说明。
3. 为了方便用户切换数据输入法, 特别设计了在输入数据完成后, 按 “确认” 键时提示, 不过用户需按两次确认键才能完成一个数据的输入。

## 2.4 仪器操作

### 2.4.1 仪器的开/关机

每次正确安装新电池或者连接仪器至 USB 接口后, 仪器会自动运行。

在平时关机状态下, 按一下仪器的 “开关/背光” 键可打开电源开关。仪器开机后, 首先显示仪器名称、型号、软件版本号等信息, 稍等片刻, 仪器进入起始状态, 用户即可开始使用仪器。

使用完毕以后, 长按 “开关/背光” 键 4 秒以上, 仪器显示 “系统关机” 字样, 随即关机。



本机具有自动关机功能,如果用户在设定的时间内没有任何按键操作,仪器也会自动关机,将自动关机时间设置为零可关闭此功能。


## 2.4.2 仪器的起始状态

仪器的起始状态显示如图,仪器显示有当前的系统时间。在仪器的起始状态,按“测量”键可以开始测量;按“开始”键可以设置参数(设置系统时间、操作者编号、设置液晶显示对比度、自动关机时间、背光时间等)、校正 PWM 数据、标定、校正内置曲线等。



## 2.4.3 仪器的参数设置

仪器的参数设置在主界面的开始菜单中,选项包括:设置系统时间、设置操作者编号、设置对比度、自动关机时间、设置背光时间等。

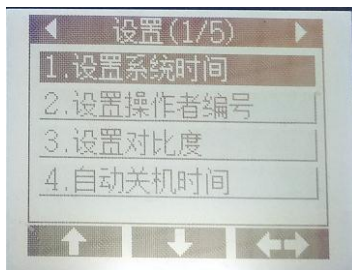


为了确保用户正确、更好地使用仪器,用户第一次使用时,必须检

查一遍仪器所设置的参数是否符合自己的使用条件，若不符合，就必须重新设置所需的参数，确保仪器正确的工作。平常使用时，用户如果发现某些使用条件或日期、时间有误时，需重新设置相应的参数。

在仪器的起始状态下，按“开始”键，仪器将弹出设置菜单，如图。按方向键来移动高亮条至所需设置的参数上，然后按确认键，即可进入相应的参数设置模块。

#### 2.4.3.1 设置系统时间


仪器的时钟由一颗纽扣电池提供电源，具有一定的计时误差，长时间使用可引起走时不准，必要时请按照实际时间重新设置。在仪器起始状态下按“开始”键选择设置系统时间项即可设置，如图。用户按方向键移动高亮条到需要设置的时间项，然后按设置键，仪器弹出输入窗口，用户输入实际时间即可，设置完毕仪器自动保存设置的时间。

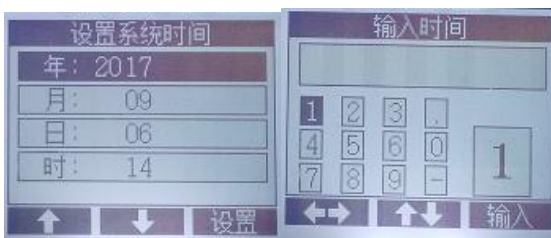

#### 2.4.3.2 设置操作者编号

仪器允许用户设置一个编号作为记录 GLP 规范的一部分；允许设置的范围为0~200。

在仪器的起始状态下，按“设置”键并选择“设置操作者编号”项，显示如图。用户按设置键直接输入合适的操作者编号即可。

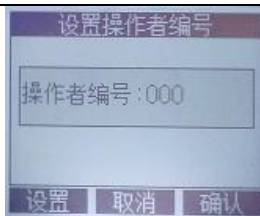


**注意:**

用户所有的测量结果、标定结果，仪器将自动包含操作者编号、时间等符合 GLP 规范的信息。

### 2.4.3.3 设置对比度

仪器支持一定程度的液晶对比度调节，如果用户觉得显示效果比较差，可以通过调节对比度改善。

在仪器的起始状态下，按“开始”键并选择“设置对比度”项，显示如图。用户按“++”或者“--”键直接调节液晶的对比度至合适即可。

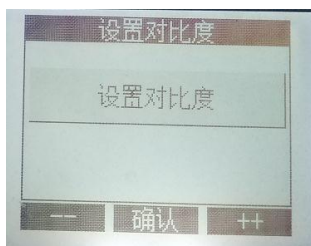


### 2.4.3.4 设置自动关机时间

为了节省电源，仪器支持自动关机功能。

自动关机时间即设置仪器的连续运行时间，以 min(分钟)为单位。当仪器运行时，仪器将检测是否有用户操作，一旦在设定的时间内用户没有任何操作，则进入自动关机状态。比如，设定自动关机时间为 10 min

(分钟), 则在 10 min (分钟) 内, 如果用户没有任何按键操作, 仪器即自动关机。将自动关机时间设置为零可关闭此功能。

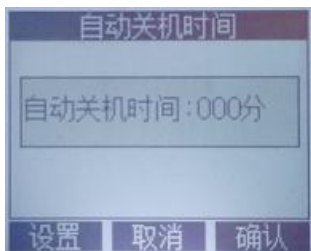

#### 2.4.3.5 设置背光时间

当背光打开时, 仪器将多消耗 10mA 左右的电能。为了节省电源, 仪器支持背光时间控制。背光时间, 以 s (秒) 为单位, 即设置背光点亮后的延时时间。为了减少仪器的功耗, 用户应尽量将此时间设置得小一些, 或者打开背光查看数据后, 马上手动按“开/关/背光”键关闭背光。

将背光时间设置为零可关闭此功能, 背光打开后需要手动关闭。使用 USB 端口供电时可以关闭此功能。



#### 2.4.3.6 其他功能


用户按“开始”键再按左右键翻阅可以看到“校正标液”界面有“校

正 LED 标液数据”、“校正 PWM 数据”、“校正水硬度 PWM”，此界面都是仪器测量设定，由调试人员进行设定，用户无需进入设定。以上界面均由密码保护。

## 2.4.4 查阅存贮数据

查阅存贮数据包括查阅测量数据和查阅标定数据。


(1) 仪器支持存贮 500 套测量数据，用户在测量状态下可以查阅存贮的数据。查阅测量存贮数据结果显示如图：

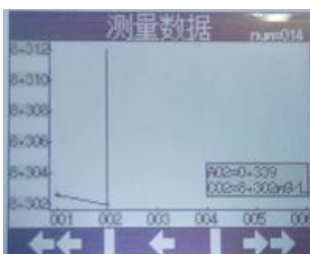

仪器以图形方式显示存贮的数据。右上方数字 num=\*\*\*表示光标所在数据的贮存序数。显示屏中间为数据曲线，每页显示六个数据，可按“←←”或“→→”进行前后翻页，按“←”在当前页移动光标以选中数据。。

用户按“确认/菜单”键可以打开菜单功能，可进行以下操作：查阅当前数据（查看存贮数据的浓度、吸光度、操作者编号、存贮时间）；输出当前数据，即打印数据。

(2) 查阅标定数据。各测量参数都有独立的标定数据，可以在查阅标定数据栏中可以查阅。选择对应的测量参数，按“F3”进入，即可查阅上一次标定结果。显示结果如下图所示。

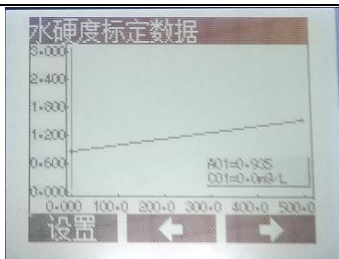

图中，仪器显示相应浓度与吸光度的 C-A 图，图示表示前一次标定时，采用 2 个标准浓度的标液进行标定得到的曲线图。

用户按光标键可移动相应指示线查看详细的数据。

按“设置”键，用户可以选择查阅当前参数、修改当前浓度、修改当前吸光度、输出当页参数（即打印标定数据）等功能。用户可以自己手动修改曲线，包括修改当前浓度值、修改当前吸光度值等。

## 2.4.5 标定操作

用户在测量状态下可以进行标定。在测量状态按“设置”键，再按“F3”键选择标定菜单，选择所需参数进行标定。显示如下图。



进入标定界面后，修改相应的标称值即可进行标定，根据仪器提示完成标定，并贮存标定数据。

## 2.4.6 测量

本设备可以测试多个参数：水硬度、尿素、低量程 COD、汞、挥发酚等。在仪器起始状态下按“测量”键，选择所需测量的参数后按“确认”键（F3），后仪器打开光源，自动检测光源稳定，光源稳定后即进入测量状态。（按“跳过”键可直接跳过稳定电源稳定倒计时，直接进入测量状态。）



在测量状态可以查阅测量存贮或打印测量结果、标定等等，测量结束，用户按“取消”键并“确认”后退出测量模式。

在测量状态，按“设置”键，或“菜单”键，可进入与测量相关的操作。

### 2.4.6.1 设置平衡条件

设置平衡测量模式下，显示测量结果应满足的条件。

### 2.4.6.2 切换测量模式

仪器支持两种测量模式，平衡测量模式和连续测量模式。

#### 1、平衡测量模式：

这是最常使用的一种测量模式，开始测量后，仪器自动测量、计算并显示测量结果，一旦测量结果符合设定好的平衡条件，则本次测量

结束，仪器将锁住刚才的结果，用户可以读取或者保存结果值。用户可以按“重测”键重复测量。

#### 2、连续测量模式：

开始测量后，仪器将始终连续测量、计算和显示测量结果。

### 2.4.6.3 标定

在测量界面选择标定后，可重新进行标定。

### 2.4.6.4 测量结果

在测量结果界面，可进行以下操作：存贮测量结果、输出测量结果。

### 2.4.6.5 查阅数据

在查阅数据界面，可以查阅存贮的测量数据和标定数据。

## 3 常规测量步骤

样品的测量通常包含以下四个部分：测量前的准备、标定、测量和测量后处理。

### 3.1 尿素的测量

#### 3.1.1 测量前的准备

测量前的准备工作包括对比色管的预处理、筛选和标记；试剂的制备；样品的采集和保存、测量前光源预热等工作。如果需要标定，则还需要制备相应的标准溶液。

##### 3.1.1.1 比色管的预处理、筛选和标记



比色管使用前需要预处理。新比色管第一次使用前，或使用多次后被污染的比色管，可用铬酸洗液浸泡 24h，倒去铬酸洗液，再用重蒸馏水清洗干净，然后在 110℃ 下用烘箱烘干备用；比色管盖不可用铬酸洗液浸泡，可用洗洁精浸泡后，再用纯水清洗干净，自然晾干或 50℃ 以下低温烘干。

比色管每次使用之前都要保证干燥、干净。

## 警 告

铬酸洗液具有强腐蚀性，要小心操作，注意不要溅在身体或衣物上，防止烧伤皮肤及衣服等。用毕回收，可反复使用。

铬酸洗液配制方法：

将 20g 重铬酸钾( $K_2Cr_2O_7$ )溶于 20ml 重蒸馏水中，再慢慢加入 400ml 浓硫酸（密度为 1.84g/mL）。

**注意：**比色管多次使用后，若表面有划痕或内壁被污染无法清洗干净，则不可再使用该比色管，否则导致测量不准。

对于测量，特别是需要高精度测量时，建议用户事先检测比色管的均匀性，对比色管作筛选工艺。

即使同一个比色管也不可能所有方向具有相同的通光性，事先再好找到合适的方向并作出标记，下次测量时按照标记方向放入比色管，这样尽可能地减少由于比色管不均匀而影响测量结果。详细的比色管标记和筛选法可参见附录 2。

### 3.1.1.2 试剂的制备

按照相关测量要求制备试剂，详细参见附录 1.1 中试剂的制备方法。如果需要精确测量，则还需要事先制备标定溶液。

### 3.1.1.3 样品的采集及保存

水样可用硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶采集，采样前将瓶洗净，采样时，用水样冲洗三次再采集。水样采集后，应于 24 小时内完成测定。

### 3.1.1.4 光源预热

所有测量（或标定）必须等待光源稳定下来后才能进行。由于光源刚打开时需要一段时间才能稳定下来（稳定时间随光源、环境温度的不同而略有不同）。因此仪器在第一次打开光源时会自动插入一段等待时间，检测光源是否稳定（最大等待 120 秒）。如果光源提前稳定，仪器也会自动退出稳定过程。如果超过 120 秒仪器仍然无法稳定，数据波动很大，则仪器光源不稳定，会影响测量。

**建议：提前使仪器进入测量（或标定）状态，打开光源，可以节省时间；强制跳过并直接测量会影响测量精度。**

## 3.1.2 标定

为了高精度的测量，或者由于仪器本身光源受环境、设备、热源等的影响导致漂移变化，或者用户测量样品的不同等情况导致上一次的校正曲线未必能更好地反应样品的参比情况时，用户应该重新标定。

为保证测量的准确性，建议每次测量前使用新配制的相应浓度的校准液重新标定。

用户在仪器的测量状态下，按“标定”键进行标定。

### 3.1.2.1 标定点的选择

尿素可进行两点标定，用户可用 0.5mg/L 和 5.0mg/L 尿素校准液标

定，也可参考实际样品的浓度，选择其它浓度的校准液标定，建议校准液的浓度值包含被测样品的浓度，并且尽量靠近被测样品的浓度范围。例如：若水样浓度在 0~2mg/L，可用 0 和 2mg/L 尿素标准液标定；若水样浓度在 2~5mg/L，可用 0 和 5mg/L 尿素标准液标定，也可用 2mg/L 和 5mg/L 尿素标准液标定。

### 3.1.2.2 校准液的配制

根据选择好的标定点，配制相应浓度的尿素校准液。校准液的配制方法可参考附录 1.1。

### 3.1.2.3 校准液的消解

分别移取 5mL 相应浓度的尿素校准液至比色管中；再移取 2mL 尿素混合酸至比色管中，盖上比色管盖；待上述混合液冷却后，再向比色管中加入 1mL 尿素显色剂；旋紧比色管盖，轻轻颠倒比色管两次，使溶液混匀。

快速将比色管均匀放置于消解器中，盖上遮光罩，105℃条件下消解 20min。应至少提前半小时使消解器预热至 105℃。

消解完成后，立即取出比色管，摇晃比色管，使溶液混匀，放置在试管架上，并迅速放入冷水中降至室温（1~2min）。

取出冷却至室温的比色管，上下颠倒几次混匀溶液，擦干外壁水分，放入比色池中，盖好遮光盖。尽快进行标定和测量。

#### 注意：

移取溶液过程中，尿素显色剂不可被酸、尿素溶液或水样污染；  
标定和测量的溶液应同一批次移液、消解和冷却；

各试剂应尽快准确添加，并及时进行消解，消解过程中应保证各比色管受热的均匀性；

操作过程中（特别是消解、冷却和测量过程中）应注意避光，消解后的溶液应尽快完成标定和测量，防止试剂分解引起误差。

### 3.1.2.4 标定

把消解冷却后的标准溶液小心放入比色池中，使光路均匀通过比色管，盖紧遮光盖。如果用户事先对比色管有关筛选并做了标记，则放置比色管后稍微旋转比色管，使筛选时的标记对应比色池的三角形标志，这样可以减小由于比色管的不均匀影响测量的精度。

按“标称值”键，输入当前尿素校准液对应的浓度值。按“标定”键，并“确认”，完成第一点标定，仪器提示“继续标定吗？”，按“确认”键，进入第二点标定，同理完成第二点标定。所有标定点标定完毕后，仪器提示“继续标定吗？”，按“取消”键，仪器提示“存贮标定结果吗？”，按“确认”键，仪器存贮标定结果，完成标定。

## 3.1.3 测量

### 3.1.3.1 仪器预热

提前使仪器进入测量状态，打开光源，可以节省时间。

打开仪器，在仪器起始状态下按“测量”键，选择“测量尿素含量”。仪器打开光源，自动检测光源稳定，光源稳定后进入测量状态。

### 3.1.3.2 样品预处理

当水样中尿素浓度低于 5 mg/L 时，取水样 5mL 进行消解。若水样中尿素浓度超过 5mg/L，则适当少取水样，用水稀释至 5mL 进行消解；

或先将水样稀释至尿素浓度在 5mg/L 以下,再取稀释后的水样 5mL 进行消解。少取样品测量或稀释样品测量时测量结果需乘以稀释比例,稀释比例=稀释后体积/样品体积。

### 3.1.3.3 样品的消解

作步骤同 3.1.2.3 校准液的消解,只需将“5mL 相应浓度的尿素校准溶液”换为“5mL 待测样品”即可。

**注意:**

标定和测量的溶液应同一批次移液、消解和冷却。

### 3.1.3.4 样品的测量

把消解冷却后的样品小心放入比色池中,使光路均匀通过比色管,然后盖紧遮光盖,进行测量。如果用户事先筛选过比色管,对比色管进行了标记,则可以将比色管按照标记方向小心放入比色池中,稍微旋转比色管,使比色管上的标记对准仪器比色池上面的三角形标志,这样可以减小由于比色管的不均匀影响测量的精度。

**注意:**

1. 仪器光源稳定后会自动进入测量状态,如果比色管在光源稳定后再放入比色池中,则第一次测量数据将无效,需要按“重测”键再测一次。
2. 用户可以自己设置等待时间,等待时间表示开始测量到测量结束的时间,默认等待时间为 5 秒。
3. 仪器始终保存有上一次的标定数据,如果用户测量前没有标定,测量数据是根据上次的标定数据计算所得。若需要标定,用户可按照标定步骤进行标定后再测量。

4. 用户可以按“设置”键，更改测量模式。

### 3.1.4 测量后处理

- 1、测量结束后，比色管及管盖使用完毕后，应及时先用去离子水清洗干净，并在 110℃ 下用烘箱烘干备用（比色管盖自然晾干或 50℃ 以下低温烘干）。
- 2、比色管清洗、烘干、贮存及使用时应注意不要划伤管壁，以免影响测量。
- 3、用滤纸或干净的软布擦干净仪器，盖好仪器的上盖。

## 3.2 水硬度的测量

水硬度的测量方法详见附录1.2。

## 4 通信功能

仪器支持 USB 接口，允许连接 PC 机，配合专门开发的数据采集软件 REX V2.0，可以读取当前测量结果或者存贮结果等，方便用户使用，详细操作和使用参见软件操作使用说明书。

## 5. 打印功能

仪器支持测量数据的打印功能。打印的时候仪器工作电源只能以干电池供电，所以仪器所装的干电池必须保持有效供电。以本公司所提供的特制打印线连接打印机和仪器，在测量状态或者存储状态中选择“数据输出”，所选择的数据可以马上打印显示。

## 6. 仪器的维护

- 1、 为确保仪器的正常稳定工作，用户应小心对待使用的比色管，特别是在放入或者取出比色管时，尽量做到轻拿轻放，避免使用很大的力量，因为比色管是易碎物品，容易损坏，特别是装有溶液的比色管，一旦损坏，有可能对您造成伤害、严重影响仪器的性能等。
- 2、 仪器开机进入测量后，等待一段时间再开始样品测量。
- 3、 建议每次测量前重新进行标定，防止仪器由于漂移产生测量误差。
- 4、 仪器应放置在坚固平稳的工作台上，防止振动对仪器测量的影响。
- 5、 仪器不可受到阳光的照射，周围应无发热体存在。
- 6、 比色管及管盖使用完毕后，应及时用纯水将比色管冲洗干净，并在110℃下用烘箱烘干备用（比色管盖自然晾干或50℃以下低温烘干）。

## 7. 常见故障排除

见附录 4

## 8. 电池的更换说明

见附录 5

## 9. 附件信息

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 1、 DGB-423便携式水质分析仪 | 1台； |
| 2、 比色管             | 5只； |
| 3、 附件：以随机装箱单为准     | 一套。 |

## 10. 附录

### 附录 1 试剂的配制

除非另有说明，分析时所用试剂均为符合国家标准的分析纯试剂

#### 附录1.1 尿素的测定所需试剂的配制

1. 尿素校准液母液：

方法一：用生产厂商提供的高浓度尿素校准液按比例稀释而成。

如：1.00mg/L 尿素<sub>n</sub>校准液的配制方法如下：

准确吸取 1.0 mL 100.0mg/L 的尿素校准液于 100 mL 容量瓶中，加水至标线，混匀，配制成 1.00mg/L 尿素校准液。

方法二：用优级纯试剂自行配制尿素校准液并稀释至所需浓度的尿素校准液。

100mg/L 尿素校准液母液：准确称取 0.1000g 尿素于小烧杯中，加少量纯水溶解后转入 1000mL 容量瓶中，加 0.1mL 三氯甲烷，并用纯水定容。该溶液的尿素浓度为 100mg/L，冷藏保存。

低浓度的尿素校准液由 100mg/L 尿素校准液母液稀释配制而成。

2. 尿素混合酸

由生产厂商提供。

3. 尿素显色剂：

由生产厂商提供。



## 附录1.2 水硬度的测定所需试剂的配制及测量方法

### 一、水硬度测量主要技术性能

- 1 测量范围：0.00 mg/L~500mg/L
- 2 仪器基本误差： $\pm 5$  mg/L $\pm 5\%$ 示值 mg/L
- 3 仪器的重复性：不大于3%
- 4 检出限：不大于5 mg/L

### 二、试验设备

- 1 DGB-423 型多参数水质分析仪一台；
- 2 比色管若干；
- 3 容量瓶、烧杯、移液管等其它玻璃器皿若干；

### 三、试验用溶液







- 1 显色试剂（试剂编号：        ）
- 2 缓冲试剂（试剂编号：        ）
- 3 水硬度校准母液  $C_N = 1\text{g/L}$ （试剂编号：        ）
- 4  $C_N = 500\text{mg/L}$  标准溶液：准确吸取50mL 水硬度校准母液（ $C_N = 1\text{g/L}$ ）至100 mL 容量瓶中，用超纯水定容至刻度线。
- 5 清洗剂：1mol/L 柠檬酸溶液（试剂编号：        ）。

### 四、比色管预处理

比色管先用铬酸洗液浸泡 24h，倒去铬酸洗液，（管盖不可用铬酸洗液浸泡），再用重蒸馏水清洗干净，然后在 110℃ 下用烘箱烘干备用。以后每次使用之后用清洗剂浸泡 24h，再用重蒸馏水清洗干净，并在 110℃ 下用烘箱烘干，并冷却至室温备用。








## 五、标定和测量（普通方法：以 0mg/L 和 500mg/L 标准溶液作二点标定，后测量样品）





步骤如下：

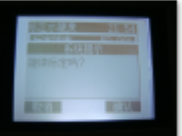序号	操作/简介	截屏
1	<b>仪器上电</b> 或按一次“开关背光”键 屏幕（最后）显示	
2	<b>按一次“测量”键</b> 显示 6 项选择	
3	<b>按一次“↓”键</b> 光标锁定：测量水硬度	
4	<b>按一次“确认”键</b> 系统提示：开始测量吗？	
5	<b>按一次“开始”键</b> 系统提示：光源已打开，等待稳定。120 秒倒计时	
	倒计时结束，闪烁提示“等待”。	







6 第 一 点 标 定	按一次“测量”键	
	连接着再按一次“标定”键， 系统提示：开始标定吗？	
	按一次“确认”键 显示：001点，标称值为0.000	
	按一次“标称值”键	
	按“←→”或“↑↓”光标移至0，	
	按一次“输入”	
	按面板上“确认菜单”一次	
	按一次“确认”键	

DGB-423 便携式水质分析仪使用说明书

	<p><b>0mg/L 标准溶液准备</b><sup>注1</sup></p> <p><b>同时按一次“标定”键</b></p> <p>开始 50 秒倒计时第一点标定</p>	
	<p>50 秒倒计时过程</p>	
	<p>第一点标定结束截屏</p>	
	<p><b>按一次“确认”键</b></p> <p>系统提示：001</p> <p>标称值：0.000mg/L</p> <p>确认标定吗？</p>	
	<p><b>按一次“确认”键</b></p> <p>系统提示：继续标定吗？</p>	
<p>8 第 二 点 标 定</p>	<p><b>按一次“确认”键</b></p> <p>进入第二点标定</p>	
	<p><b>按一次“标称值”键</b></p>	

<p>按“←→”或“↑↓”光标移至 5， 按一次“输入” 按“←→”或“↑↓”光标移至 0， 按一次“输入” 按“←→”或“↑↓”光标移至 0， 按二次“输入”</p>	
<p>按面板上“确认菜单”一次</p>	
<p>按一次“确认”键 进入第二点标定菜单</p>	
<p>500mg/L 标准溶液准备<sup>注1</sup> 同时按一次“标定”键 进入第二点 50 秒倒计时标定</p>	

DGB-423 便携式水质分析仪使用说明书

	50 秒倒计时过程	
	第二点标定结束	
	<p><b>按一次“确认”键</b></p> <p>系统提示：002</p> <p>标称值：500.0mg/L</p> <p>确认标定吗？</p>	
	<p><b>按一次“确认”键</b></p> <p>系统提示：继续标定吗？</p>	
	<p><b>样品溶液准备</b><sup>注1</sup></p> <p><b>按一次“取消”键</b></p> <p>二点标定结束；</p> <p>直接进入定时测量状态。</p>	
9	<p><b>测量结束</b></p> <p>显示样品浓度。</p>	

注 1

取 3 个洁净的比色管中，均加入 10mL 显色剂。分别加入 200  $\mu$ L 的试剂（0mg/L、500mg/L 水硬度标准溶液、样品溶液），旋上比色管盖，上下颠倒晃动用时 10 秒整，存放。

取上述某个)比色管（如：0mg/L 水硬度标准溶液，打开比色管盖，向比色管中滴加 3 滴缓冲试剂后同时仪器上按一次“校正”或“测量”键，马上旋上比色管盖，上下颠倒晃动用时 10 秒整；用擦镜布擦净比色管，放入仪器比色槽，对齐标线，盖上遮光罩（注意：提前 10 秒钟以上，在仪器定时校正或定时测量结束前。）。。

## 附录 2 比色管筛选和标记参考

由于比色管受到制造材料、加工工艺、烧结温度、融涨系数的限制，不可能做到任何一个方向的透光性一致，更不能保证一批比色管的均匀性达到一致！而使用比色法测量对光线的均匀性很敏感，不同的比色管、不同的测量方向可能直接影响测量结果，因此有必要对使用的比色管进行筛选，甚至进行方向标记。下面所说的方法仅供用户参考，用户完全可以自己按照使用的经验筛选比色管。

1. 将手头所有的比色管登记编号。
2. 依次放入比色池中，慢慢旋转一周，观察并记录最大和最小的吸光度值。
3. 全部比色管测量完毕，就可以知道这批比色管的大致情况，可以确定是否有可能筛选出几个比较均匀、透光性很接近的比色管来。这里有几种情况，一种是比色管都很好，不但同一个比色管的最大吸光度和最小吸光度很接近，而且不同比色管之间的数据也很接近，如果是这样，用户就不必进一步筛选，或者标记了，当然这种情况不太多。另一种情况是，尽管同一个比色管的最大吸光度与最小吸光度差距较大，但整体的吸光度范围比较接近，还是能够选出部分比色管，这样的话就需要标记了。
4. 将上述所有的吸光度数据平均就可以得到一个平均值，以此为基准，用户直接筛选掉吸光度不在此范围的不合格比色管，将剩下的比色管再次放入比色池中，慢慢旋转，并查看显示的吸光度值，直到找到与基准吸光度很接近的位置时停止旋转，将这个位置标记出



来(在比色管的管壁上做记号,使记号与仪器的三角形标志对准),同样道理,将所有筛选出的比色管标记一遍,筛选工作即告完成。实际使用时,用户按照标记的位置放入比色池中进行测量即可。

## 附录 3 USB 相关驱动以及安装说明

如果用户使用我公司提供的专用软件，则按照说明书要求操作即可；如果用户的 PC 机上没有安装相关软件，则可按以下步骤操作：

1. 本仪器使用 Silicon Labs 公司的 USB to UART 转换芯片 CP2102 作为 USB 通讯接口，因此相应的要安装相关的 USB 驱动程序。驱动程序可以在随机提供的数据采集软件光盘中找到，或者联系我公司销售部门，或者用户自己到 Silicon Labs 公司网站（<http://www.silabs.com>）下载最新的 USB 驱动程序版本；
2. 安装驱动成功后，用仪器提供的 USB 连接线连接仪器至 PC 机，打开仪器，如果是第一次连接 PC 机，则 PC 机上会有发现硬件并安装驱动等提示。用户可以查看 PC 机的设备管理器的串口(我的电脑\管理\设备管理器\端口\)，上面有 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COMx)的标识，表示驱动已经安装成功，上面的 COMx 的 x 表示串口号，否则需要重新安装驱动或者下载最新版本的 USB 驱动。
3. 本仪器使用标准的 RS232 通讯，格式为：9600,n,8,1，即 9600bps 的波特率，无奇偶校验，8 位数据位，1 个停止位。
4. 用户使用普通的串口调试软件即可通讯。在查阅标定结果、查阅存储结果等情况下可输出相应结果。

## 附录 4 故障现象与故障排除

故障现象与故障排除表

现象	故障原因	排除方法
仪器没有显示	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 没有安装电池</li> <li>2、 电池电量过低</li> <li>3、 仪器处于关机状态</li> <li>4、 仪器已损坏</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 检查电池是否安装正确</li> <li>2、 更换相同类型的电池，或者用 USB 供电</li> <li>3、 按开关键打开仪器</li> <li>4、 联系公司相关部门</li> </ol>
按键没有反应	仪器只对当前有效的按键起作用	按当前有效的按键
某个比色管重复性差	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 比色管的质量较差</li> <li>2、 每次测量时比色管位置变动较大</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 购买质量好一点的比色管；</li> <li>2、 对比色管进行筛选，并标记位置，测量时按标记处测量</li> </ol>
同一批比色管重复性差	比色管的质量较差，不同比色管之间的吸光度相差较大	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 购买质量好一点的比色管；</li> <li>2、 对比色管进行筛选，并标记位置，测量时按标记处测量</li> </ol>
测量结果重复性较差	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 比色管质量较差</li> <li>2、 每次测量时比色管位置变动较大</li> <li>3、 比色管没有筛选</li> <li>4、 测量池由于经常使用有灰尘积累影响光源</li> <li>5、 溶液不新鲜</li> <li>6、 没有完全显色</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 购买质量好点的比色管；</li> <li>2、 筛选比色管并标记；测量时按标记处测量；</li> <li>3、 筛选比色管并标记；测量时按标记处测量；</li> <li>4、 使用擦镜布小心擦拭测量池，以不影响测量为准。</li> <li>5、 新配制的试样显色后，按说明书中要求的时间完成测试。</li> </ol>

DGB-423 便携式水质分析仪使用说明书

		6、按说明书中要求的时间进行显色。
PC 机无法识别 USB 设备	1、没有安装 USB 驱动 2、USB 驱动程序错误	1、安装 USB 驱动 2、重新下载最新的 USB 驱动程序
PC 机通信失败	1、没有正确选择 COM 口 2、波特率设置错误	1、选择正确的 COM 口 2、设置合适的波特率 9600, N, 8, 1

## 附录 5 电池的更换说明

本仪器有两种电源供电方式：**USB 供电**与**5号碱性干电池供电**。5号干电池供电是一种有限供电，在一个时间段后会电量耗竭使得仪器停止工作，所以必须更换电池。本仪器在电池供电电压降至**2.5V**时显示器左上角会出现一个跳动的电池图案提示欠电压信号，当电池再降至**2V**左右仪器停止工作。所以在此特别建议，当仪器出现欠电压信号时候可以继续使用以求电池的较大的利用率和避免不必要的浪费。根据经验，在仪器刚出现欠电压信号后，仪器仍可使用约**1小时**（仪器进入测量状态，背光开启），如在省电模式（关闭背光，在不测量的时候程序退出测量状态）可以持续约**2小时**。在欠电压状态下，对仪器的测量结果没有影响。

上海仪电科学仪器股份有限公司

产品标准编号：Q31/0114000061C132

产品说明书版本号：201801

印刷 2018 年 12 月 第 1 次印刷

地址：上海市嘉定区园大路 5 号 2 幢 1/3/4 层

电话：400-827-1953 邮编：201805

网址：<http://www.lei-ci.com>