



一 恒 仪 器

理 想 的 实 验 室 伙 伴

MGC-系列

光 照 培 养 箱

使 用 说 明 书

尊敬的用户：

感谢您选用一恒公司生产的 MGC 系列智能型光照培养箱。该系列产品广泛应用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗试验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。是从事科研和生产使用的理想设备，能准确模拟不同环境气候条件。

本公司产品是按企业标准 Q/TIWY 14 制造。产品自您购买之日起，一恒售后服务将陪伴着您。在您使用前请详细查阅本使用说明书（操作手册）。如有任何疑问，敬请及时与我们取得联系，我们将竭尽全力为您服务。相信光照培养箱产品在您处将能发挥最大功用。阅读后请妥善保管以便随时查阅。

上海一恒科学仪器有限公司
一恒生命科学仪器（昆山）有限公司

目 录

- 一、安全提示..... - 1 -
- 二、示意图（示意图仅作参考） - 2 -
- 三、适用范围..... - 3 -
- 四、结构、原理及特点..... - 3 -
- 五、技术指标 - 4 -
- 六、使用方法..... - 4 -
- 七、开机通电..... - 5 -
 - 1. 面板操作说明 - 5 -
 - 2. 设定基本操作 - 5 -
 - 3. 校核控温精度 - 6 -
- 八、CRF-C02 控制器使用说明（选配） - 7 -
- 九、注意事项与维护 - 9 -
- 十、故障处理..... - 9 -
- 十一、电器接线原理图..... - 10 -
- 装 箱 单.....- 15 -



保障安全的提示

这里所载的事项是极关重要的，务须切实遵守。

一、安全提示

！ 危险（有可能构成财产严重损失或人员伤亡）

1. 本产品必须可靠接地并远离电磁干扰源（切不可零线或中线作地线）。
2. 在使用前请确认供电电源的电压、频率与产品要求相符！
3. 产品应使用独立的电源插座，并确认插头、插座接地良好。
4. 不允许产品在运行中不关闭电源开关而任意拔掉或插上电源插头。
5. 不允许随意接长或剪短产品电源连线。
6. 不得擅自进行修理，受本公司委托修理的必须由专业人员进行维修。

！ 警告（有可能构成财产损失或人员伤害）


1. 必须充分阅读、理解本产品使用说明书后方可进行操作。
2. 不锈钢内胆不耐酸，请注意防腐蚀措施。切勿在箱内使用酸性介质！
3. 拔电源插头时，切勿直接拖拉电源线。
4. 有下列情况之一的，必须拔下本产品电源插头：
 - 4.1 更换保险丝管时；
 - 4.2 产品发生故障待检查修理时；
 - 4.3 产品长时间停止使用时；
 - 4.4 搬动产品时；

！ 注意（有可能影响使用寿命导致产品不能正常工作） 1.

产品在搬运时，倾角不得大于 45 度，以免制冷系统损坏。


2. 产品搬运放置到位后，应静放(1~2)天再开机，以利制冷系统能正常工作并延长寿命。
3. 产品应放置在坚硬牢固的地面上，使其保持水平状态。
4. 产品四周应保留一定的空隙。
5. 产品必须在一定的使用条件下使用。
6. 切勿重力开启 / 闭合产品箱门，否则易导致箱门脱落，产品损坏，产生伤害事故。
7. 产品长时间停止使用时，应定期做驱除潮气处理，避免损坏有关器件。

二、示意图（示意图仅作参考）

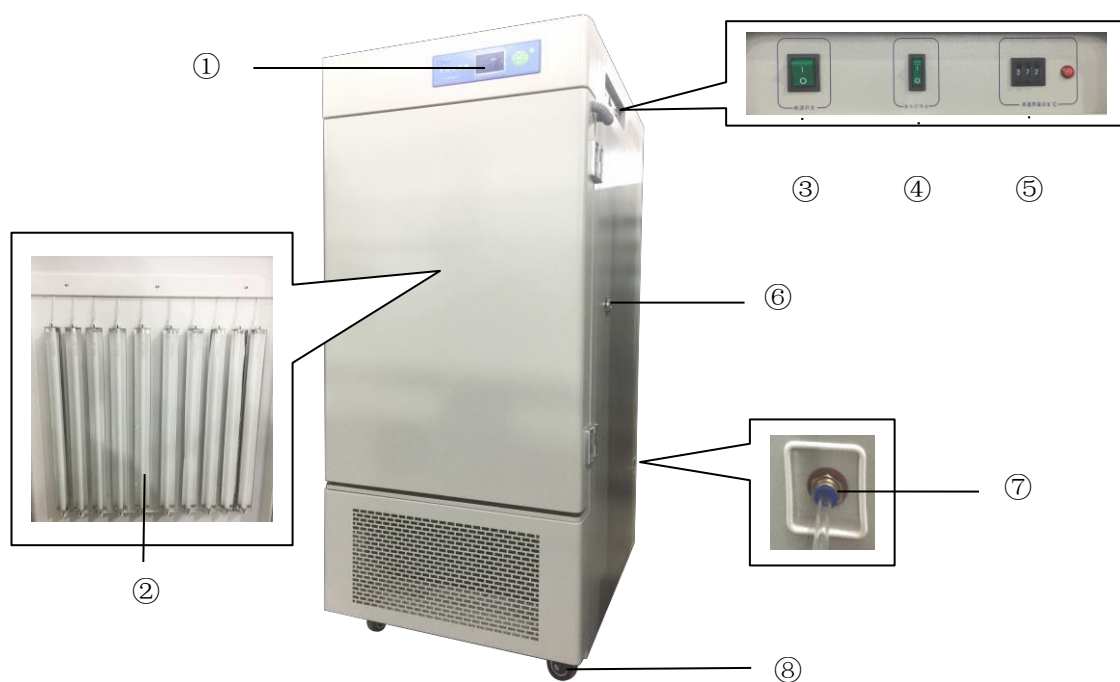

图一（MGC-100、250 型）

- | | | | |
|-----------|-------|--------|---------|
| ① 控制器 | ② 灯板 | ③ 电源开关 | ④ 紫外灯开关 |
| ⑤ 独立限温控制器 | ⑥ 测试孔 | ⑦ 溢出口 | ⑧ 脚轮 |

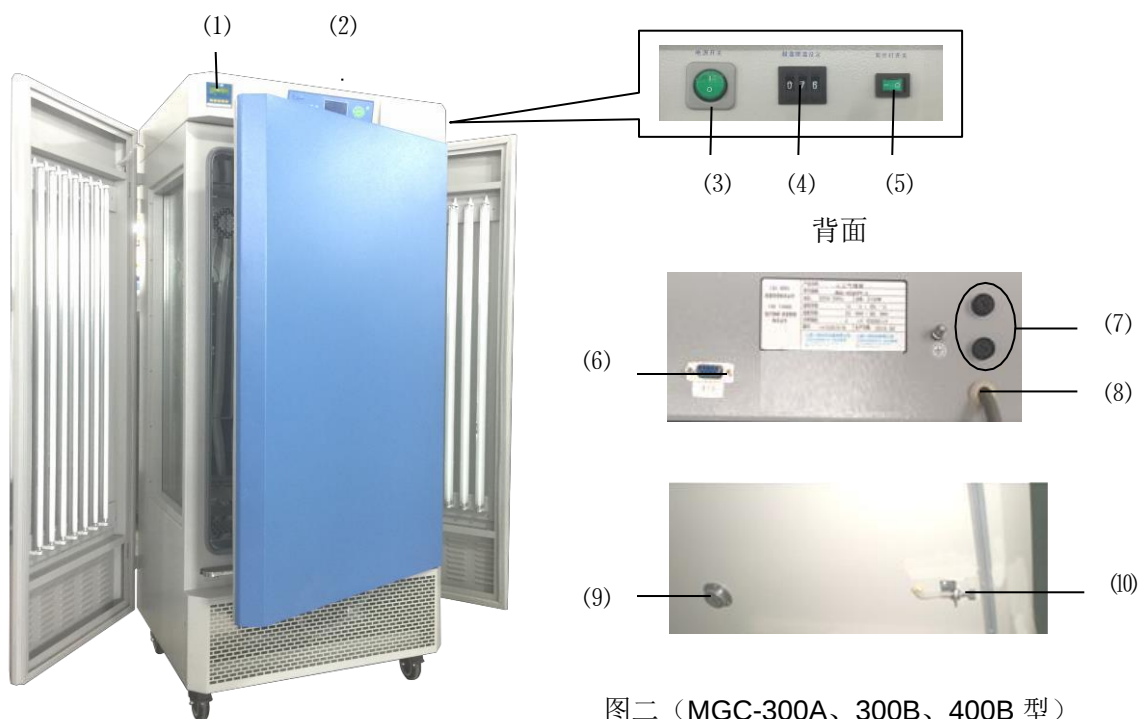

图二（MGC-300A、300B、400B 型）

- | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------|-------------|
| (1) CO ₂ 仪表（选配） | (2) 控制器 | (3) 电源开关 | (4) 独立限温控制器 |
| (5) 紫外灯开关 | (6) RS485/USB 接口（选配） | (7) 熔断器 | (8) 电源线 |
| (9) 测试孔 | (10) CO ₂ 进气口（选配） | | |

三、适用范围

MGC 系列智能型光照培养箱（以下简称光照箱）是在一定温度及光照度下，能昼夜自动切换，模拟自然光照的生物培养试验设备。它可以用作植物种子发芽、育苗、微生物培养、昆虫和小动物的饲养等。

四、结构、原理及特点

光照箱为立式箱体结构，表面喷塑，箱体、箱门由冷轧板冲制而成；外箱与内胆之间充填聚胺脂发泡材料，以确保保温性能；内胆采用镜面不锈钢薄板，光照箱正面内门采用钢化玻璃，打开外门即能清晰观察箱内的培养物品；工作室和钢化玻璃门之间装有橡胶门封条，以保证工作室的密封性；箱体内有冷、热气流风道，由风机运转加强气体循环流畅，提高温度在工作室内的均匀性。

温控仪应用 CPU 微处理器进行 PID 控制，具有控制精度高、稳定性好的优点，用可编程控制方式，对光照箱多种参数（包括温度、光照度及其时间）进行控制。

光照箱具有以下特点及保护功能：

1. 制冷系统中采用了单压缩机配置，为保护压缩机，系统中有 3 分钟的延时启动保护功能；
2. 热电阻短路、断路保护：当热电阻短路或断路时，温度指示窗显示“-----”，光照箱会自动停止加热、制冷；
3. 超温保护：当测量温度超过 53℃时，自动停止加热；
4. 独立限温控制器：当光照箱实际温度超过所设限制温度时即自动中断箱内加热，并发出声光报警。当温度自然下降，低于限制温度时，箱内恢复加热，如此循环重复。当出现这样现象时，表明光照箱有故障，应查清故障原因，排除后再恢复正常工作。
5. 当设定温度 $\geq 45^{\circ}\text{C}$ 时，请取出光照器。否则造成损坏，自行负责！
6. 扩展功能——可选配 RS485/232 接口和通讯软件；
 可选配嵌入式打印机；
 可选配 U 盘数据储存；
 可选配无线报警系统（短信报警系统）；
 可选配 CO₂ 进气口（促进植物生长）；
 可选配 CO₂ 控制器（进口红外线 CO₂ 传感器）。
 可选配 BOD 插座，BOD 一起专用插座。

注：U 盘、RS485/232、打印机三选一。

五、技术指标

表一

型 号 技术指标	MGC-100	MGC-250	MGC-300A	MGC-300B	MGC-400B
控温范围	无光照：4～50℃ 有光照：10～50℃				
温度分辨率	0.1℃				
温度波动度	±1.0℃				
光照强度	(0-12000) LX 六级可调		(0-15000) LX 六级可调	(0-20000) LX 六级可调	(0-25000) LX 六级可调
功率	1500W	1750W	1200W	1450W	2000W
电源	AC220V 50HZ				
工作环境温度	+5～30℃				
内胆尺寸 (mm) W×D×H	550×400×670	600×495×830	520×550×1140		700×550×1140
外形尺寸 (mm) W×D×H	690×800×1410	740×920×1680	830×850×1850		950×850×1850
载物托架 (标配)	3 块				

注：光照分别 0%、20%、40%、60%、80%、100%六级可调。

六、使用方法

1. 保证设备正常工作的工作环境条件： a)

工作环境温度：5℃~30℃； b)

相对湿度：≤85%；

c) 大气压力：(86~106) KPa

d) 海拔高度不高于 2000 米；

e) 使用电源：AC220V±10% 50Hz；

f) 周围无腐蚀性气体并远离电磁干扰源； g)


应将光照箱的地线接地。

2. 开机通电，按仪表操作方法对所需温度、光照度等参数进行设置。

3. 光照箱每运行 15 天左右，若出现静差（例：设定 20℃，实际 22℃以上），则应对光照箱进行“除霜”处理：设定 40℃温度，让光照箱工作 3 小时以上。再重新设置所需参数，投入运行。

七、开机通电

1. 面板操作说明

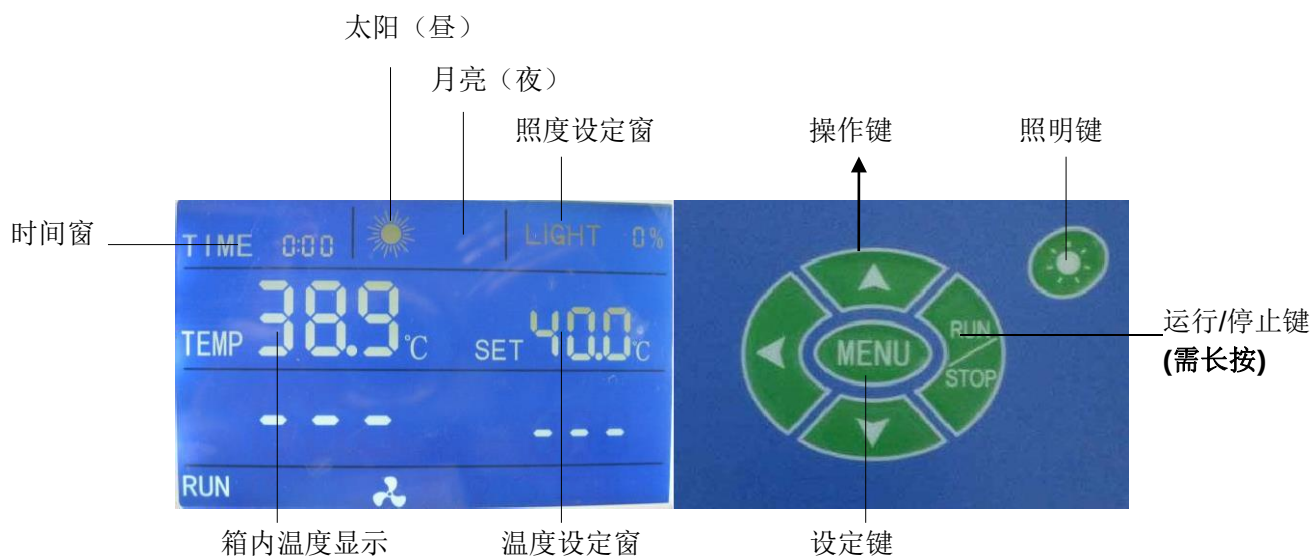

注：当时间窗不为零时，可分别设置白天或晚上的照度及温度，实现昼夜自动切换。

图三

2. 设定基本操作

2.1 点击 MENU 键，可在显示屏上**闪烁状态窗口**通过↓和↑键设置需要的数值，每点击一次 MENU 键，可依次设置时间、照度、温度数值；

2.2B 菜单功能参数表

在标准状态下，按“MENU”+移位键<，直到液晶屏显示 LK，调 LK 为 3，点按“MENU”键进入：

表二

字符	名称	设定范围	说明	初始值
Pn	运行组	0~3	当仪表为程序段运行时，有此参数，指示仪表运行在哪一组，Pn=0, 为定值控制	
Cy	周期循环数	0~99	仪表为程序控制时才有此参数，当 CY 为 0 时，仪表一直运行下去，当 CY 不为 0 时，仪表循环 CY 次数	
dy	预约开机选择	0-99: 99	0: 无预约；其它数值，按运行键启动后将自动延时 dy 时间后开机。	

2. 3C 菜单功能参数表

在标准状态下，按“MENU”+移位键 $\triangleleft$ ，直到液晶屏显示 LK，调 LK 为密码**（该密码请咨询公司售后或技术部门，该组参数不建议用户更改），点按“MENU”键进入：

表三

字符	名称	设定范围	说明	初始值
tM	设备允许的最高温度设置	满量程	测量温度超过最高温度停止加热并蜂鸣器报警.	
Po	上电模式	0~2	①当 Po=0 时，控制器上电后处在停止状态，须通过长按启动/停止键启动运行；②当 Po=1 时，控制器上电后自动起始步运行；③当 Po=2 时，控制器从上次断电开始运行	
AL	报警设定	0. 0-100.0	当温度超过 SP+AL 值，报警灯亮，报警输出（带 HOLD 功能）。	
Pb	零位调整（截距）	-100.0~100.0	当仪表的零位误差较大，满度误差较小时，调整该值，一般 Pt100 很少调整该值。	
PK	满度调整（斜率）	-1000~1000	当仪表的零位误差较小，满度误差较大时，调整该值。 PK=4000×(水银温度计值-显示值)/显示值，一般 Pt100 先调整该值。	
PA	第三路温度传感器修正	-30.0-30.0	当第三路温度传感器与实际有误差时，调整该值	

3. 校核控温精度


① 用 0.1℃分度水银温度计（或分辨率 0.1℃数字式测温计）放入产品工作内；

温度计水银感温头应处于工作室有效空间的几何中心

② 在产品控温范围内任选一点，设定控温值，当测量值等于设定值时，再恒温（1~2）小时左右（根据产品规格不同而恒温时间有长短），观察水银温度计的实际测得温度值与控温仪显示的测量值之差应小于或等于±0.5℃。

八、CRF-C02 控制器使用说明（选配）

1、面板图及说明：

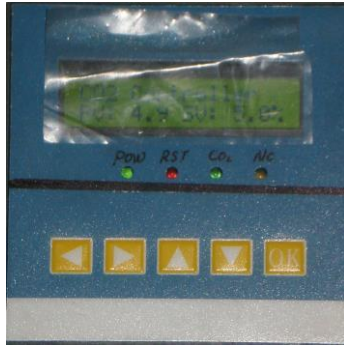

图四

面板各指示灯意义：

POW---电源指示灯

RST---传感器复位指示灯

CO2---充气状态亮，反之灭

NC---预留灯，无实际意义

2、操作说明：

a) 接通电源，仪表自检后显示如下：

CO2 Controller			仪表处于主画面状态。
PV:	10.0	SV:	PV 为当前CO2 浓度，SV 为设定CO2 浓度。

b) 在上述状态下，按 **OK** 键，后面的 10% 闪烁，则可设定 SV

c) 按 **OK** 键持续 3 秒，则进入工程参数设定状态：

显示：

AL(%)	AH(%)	H(%)
-1.0	1.0	20.0

AL 低报警值：当CO2 浓度 $\leq$ SV+AL 时，启动报警。

AH 高报警值：当 CO2 浓度 $\geq$ SV+AH 时，启动报警。

H(%)CO2 最高浓度测量

d) 接下来的画面为：

P(%)	I(s)	D(s)	P: PID 比例带；
1.5	120	30	I: PID 积分时间
			D: PID 微分时间。

e) 下 1 画面：

Pb(%)	Pk	Q(s)
0.0	0	1.5

Pb: CO2 零位调整。

Pk: CO2 满度调整。 实际 CO2 浓度=(Pk+2000)*测量值/2000+Pb

Q: 输出限制比例。

f) 最后画面


LK
18

LK: 改写密码锁。当 LK=18 时数据可改写。

3、参数一览表:

序号	参数名称	参数说明	范围	出厂值
1	AL	CO2 低报警设定	0.0~5.0%	
2	AH	CO2 高报警设定	0.0~5.0%	
3	H(%)	测量最高设定	0~100%	
4	P	比例带	0.0~10.0%	
5	I	积分时间	0~3600 秒	
6	D	微分时间	0~360.0 秒	
7	Pb	CO2 浓度调零	-9.9~10.0%	
8	Pk	CO2 浓度调满	-999~999	
9	Q	输出限制	0~10.0S	
10	LK	写允许设定	0~9999	18 表示写允许

4、接线图

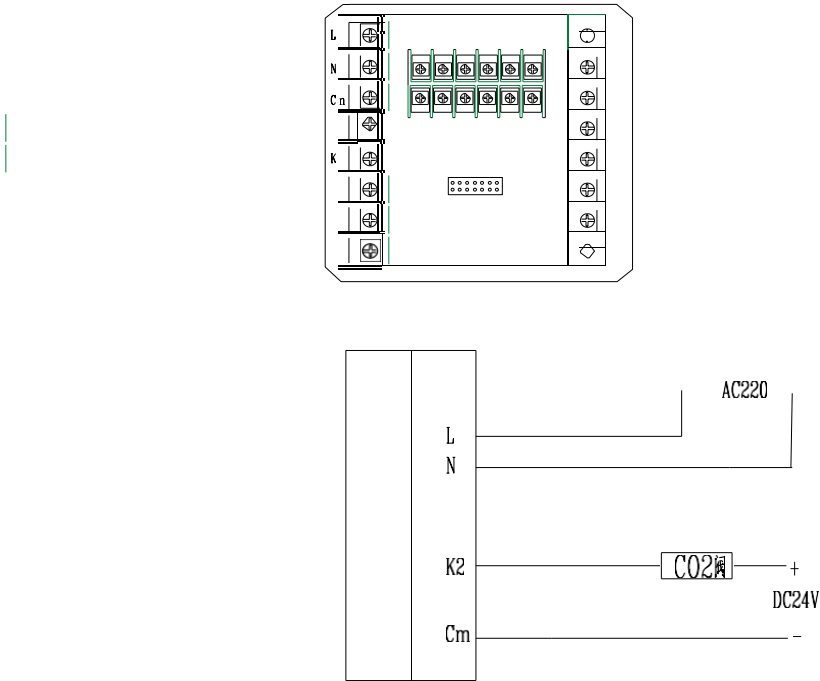

九、注意事项与维护

1. 光照箱在搬运中，禁止倒置或大于 45 度的斜放。
2. 光照箱落地后，如地面不平应予以垫平。
3. 光照箱在正常运行时，箱内载物摆放不得过挤，应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。
4. 箱内不需照明时，应将照明置于“关”的状态，以免影响上层温度，同时延长灯管使用寿命。
5. 箱壁内胆和设备表面经常擦拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
6. 如果光照箱长期不用，应拔掉电源线。并应定期（一般一季度一次）按使用条件运行（2~3）天，以驱除电气部分的潮气，避免损坏有关器件。
7. 光照箱停机不用时应做驱潮处理，具体方法如下：先将箱内清洁干净，再将温度设定在 40℃，运行 5 小时，并每隔两小时开一次门放掉潮气，处理完毕后拔掉电源插头存放。

注：光照时间误差 $\leq 5\%$ ！！


十、故障处理

表四

故障现象	故障原因推测	故障处理办法
1. 开机无电源	电源插座无电或接触不良	检查、修复
	电源进线断	调换
	电源开关未开或坏	打开、调换
	保险丝管未装或烧断	装入合适的保险丝管，若再断应检查原因，排除故障后再调换
2. 温度失控	仪表坏	更换
	风机坏	更换
	传感器坏	更换
3. 噪声大（>70db）	工作室下层塑料托盘固定螺丝松动	固紧
	导风板未嵌入槽内	重装
	供冷热室的板螺丝松动、电热管支架螺丝松动	固紧
	风扇被异物缠住	清除
	箱体不平	四只脚轮垫平
	检查压缩机和冷却风扇	
4. 光照度失控	多为灯脚未摆正	旋转使灯脚接触良好
	灯管坏	检查后更换
5. 制冷效果差或不制冷	压缩机坏	更换
	氟利昂漏或毛细管堵塞	加制冷剂 R22、排堵
	未进行“除霜”处理	设定 40℃，运行 3 小时以上
6. 箱内积水排不出	排水孔堵塞	疏通

十一、电器接线原理图


电路图(一)

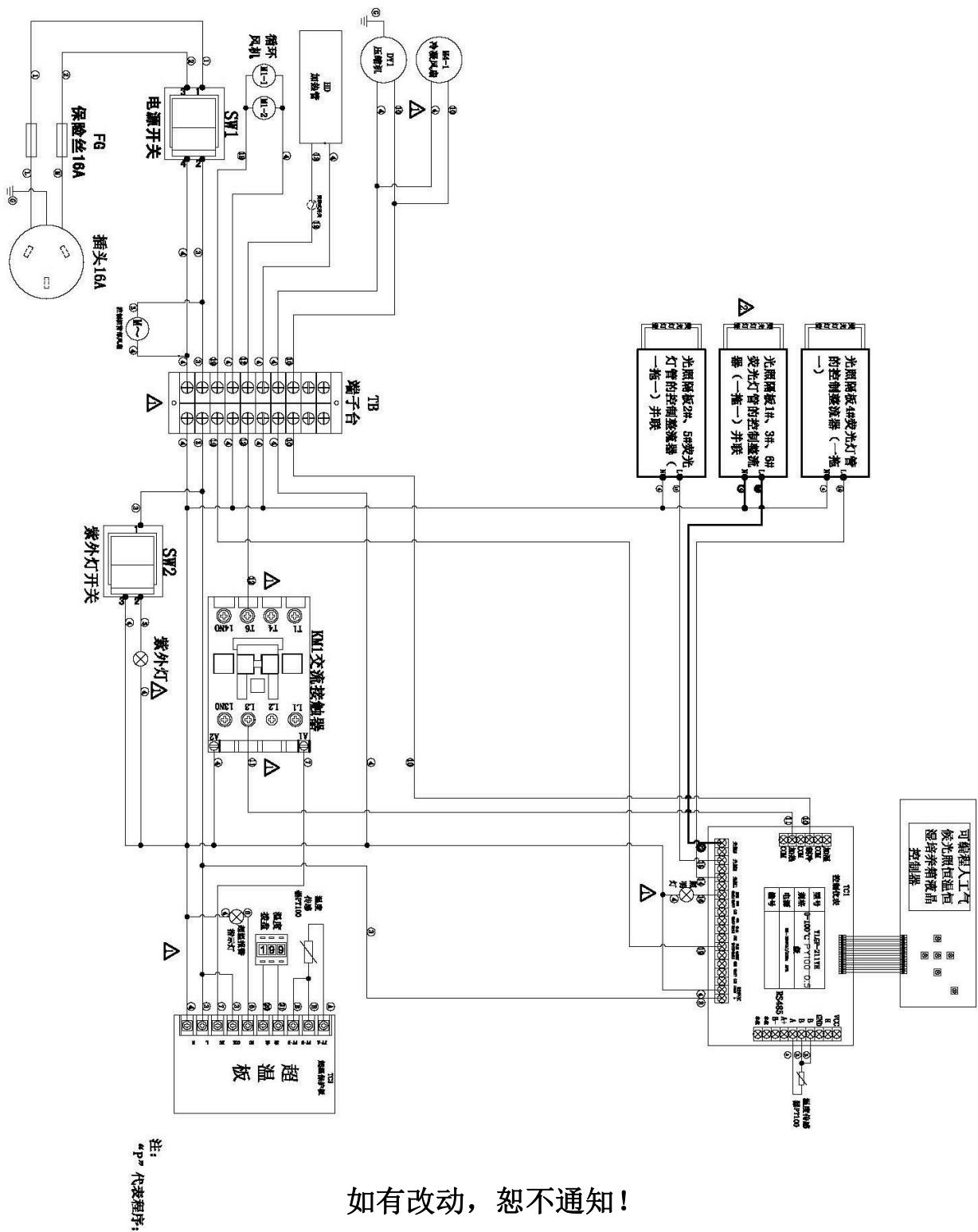


如有改动，恕不通知！

该图适用于MGC-100 机型

电路图（二）

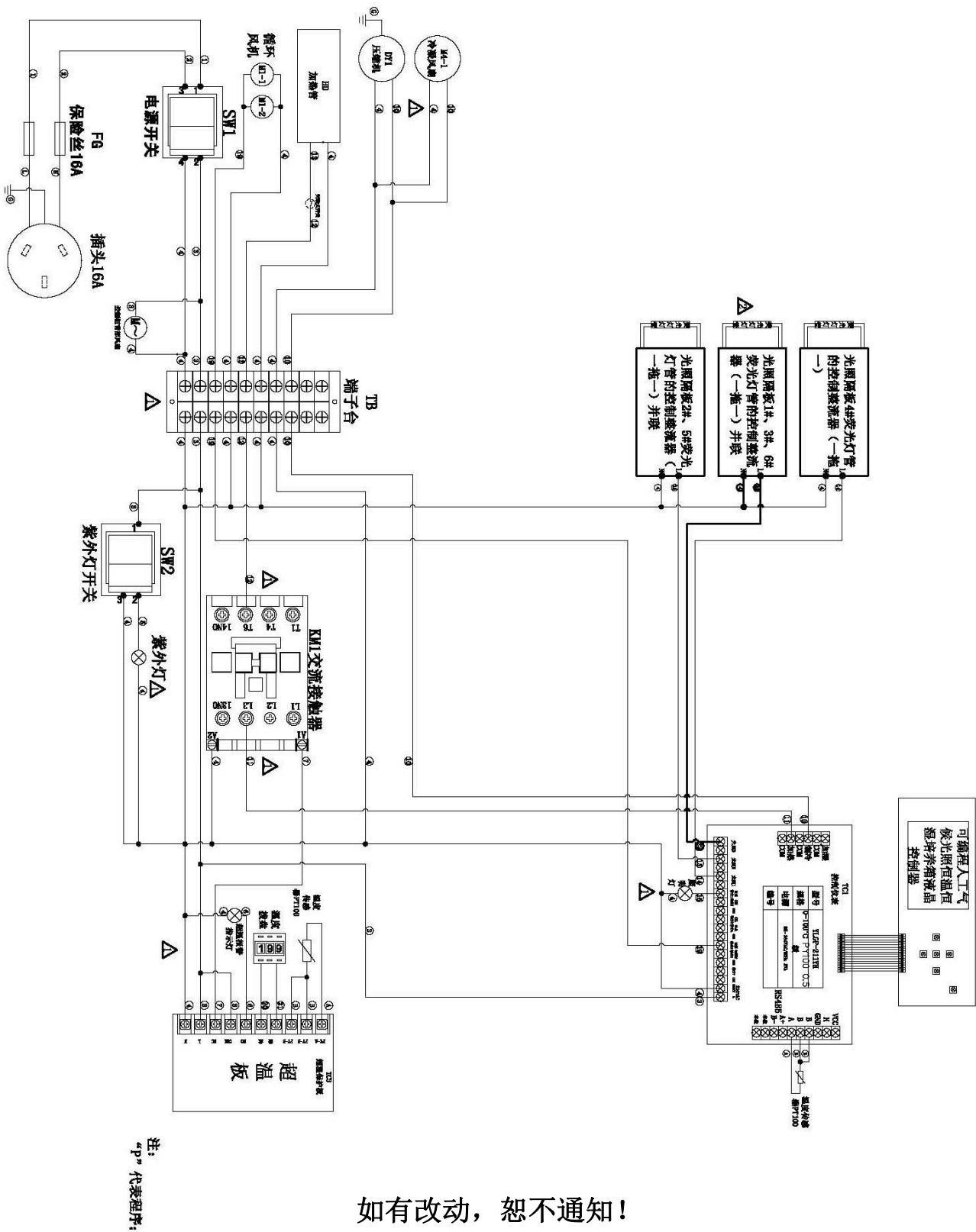


电路图（三）

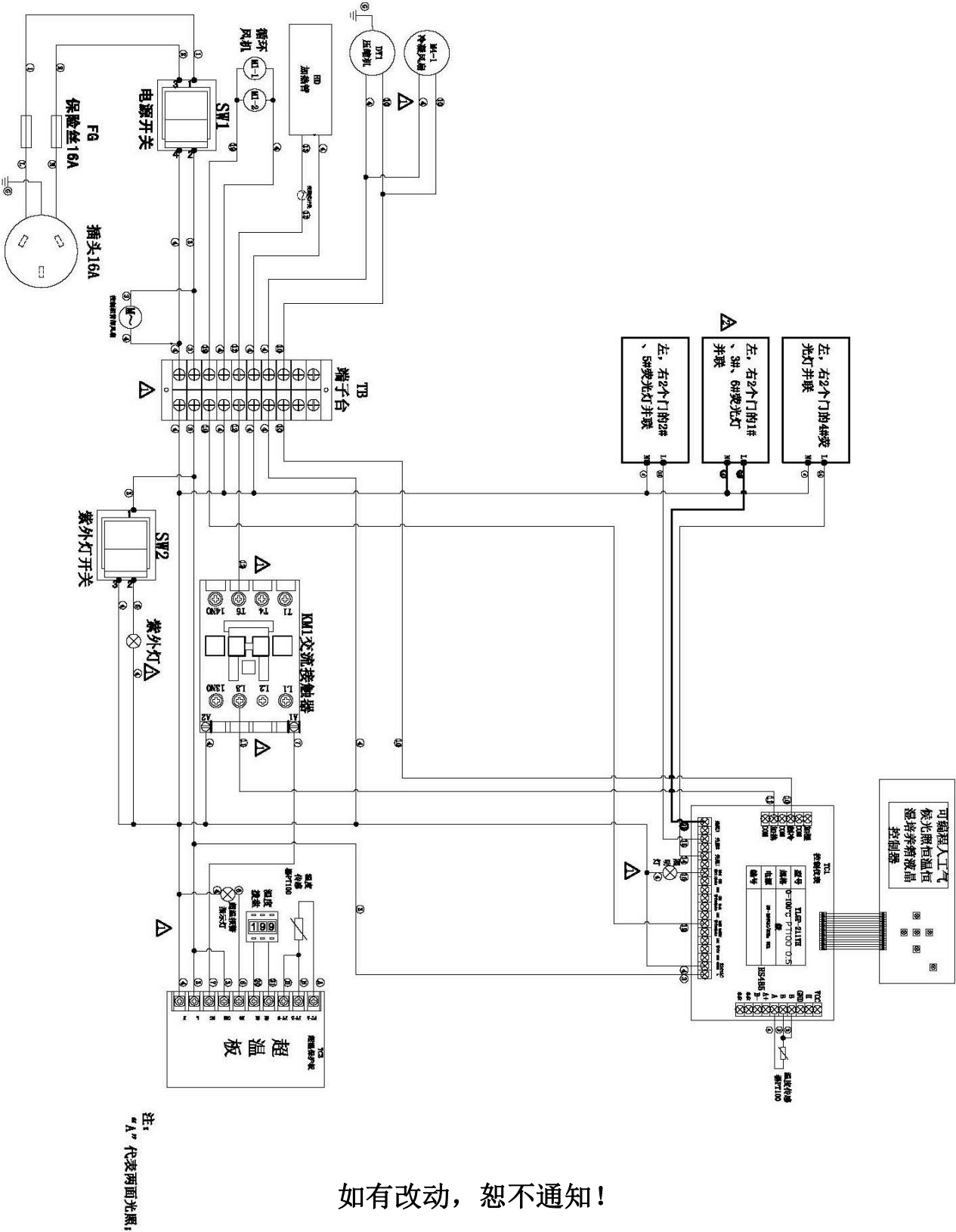


如有改动，恕不通知！

该图适用于MGC-300A 机型

电路图（四）

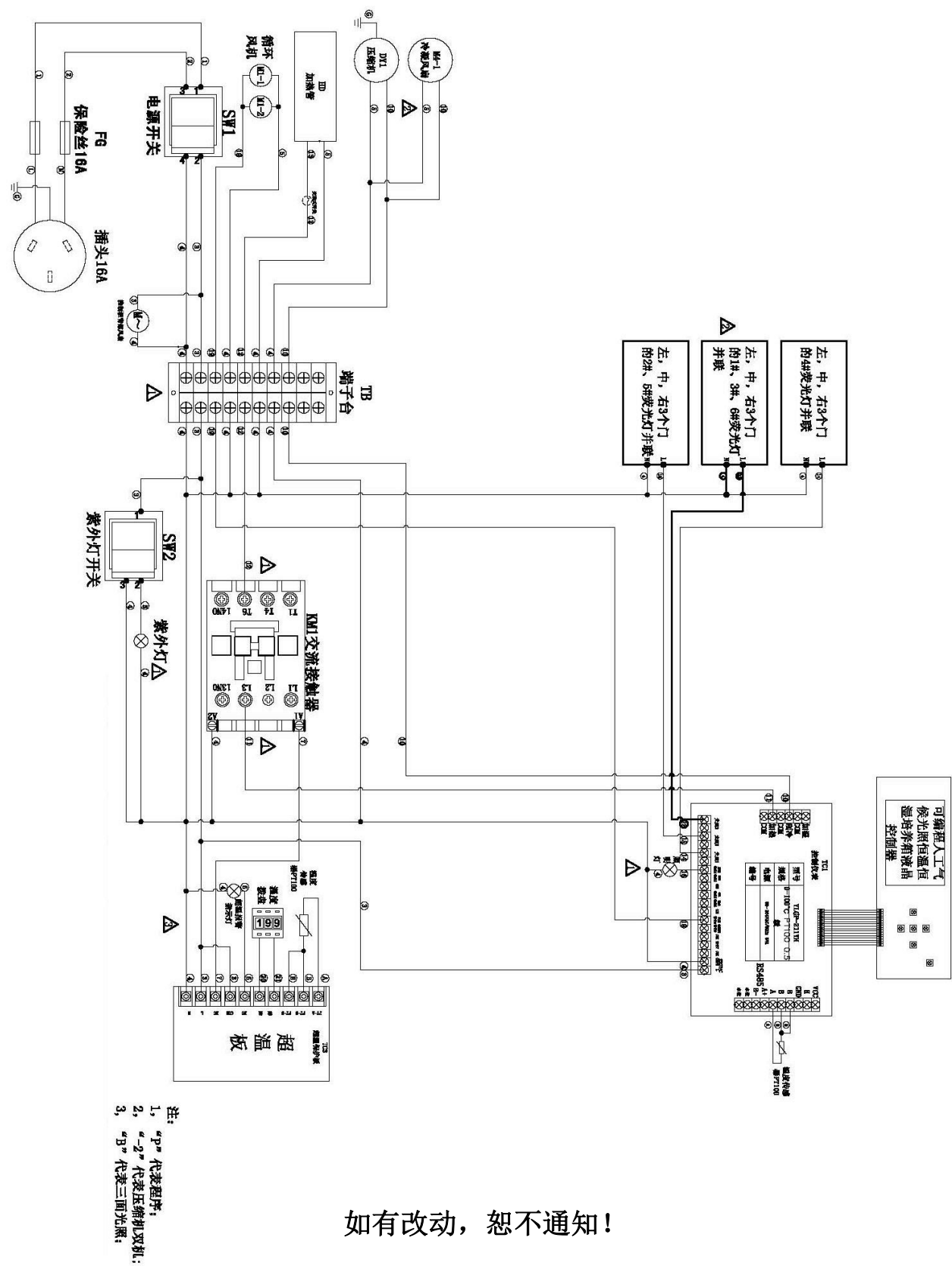

电路图（五）

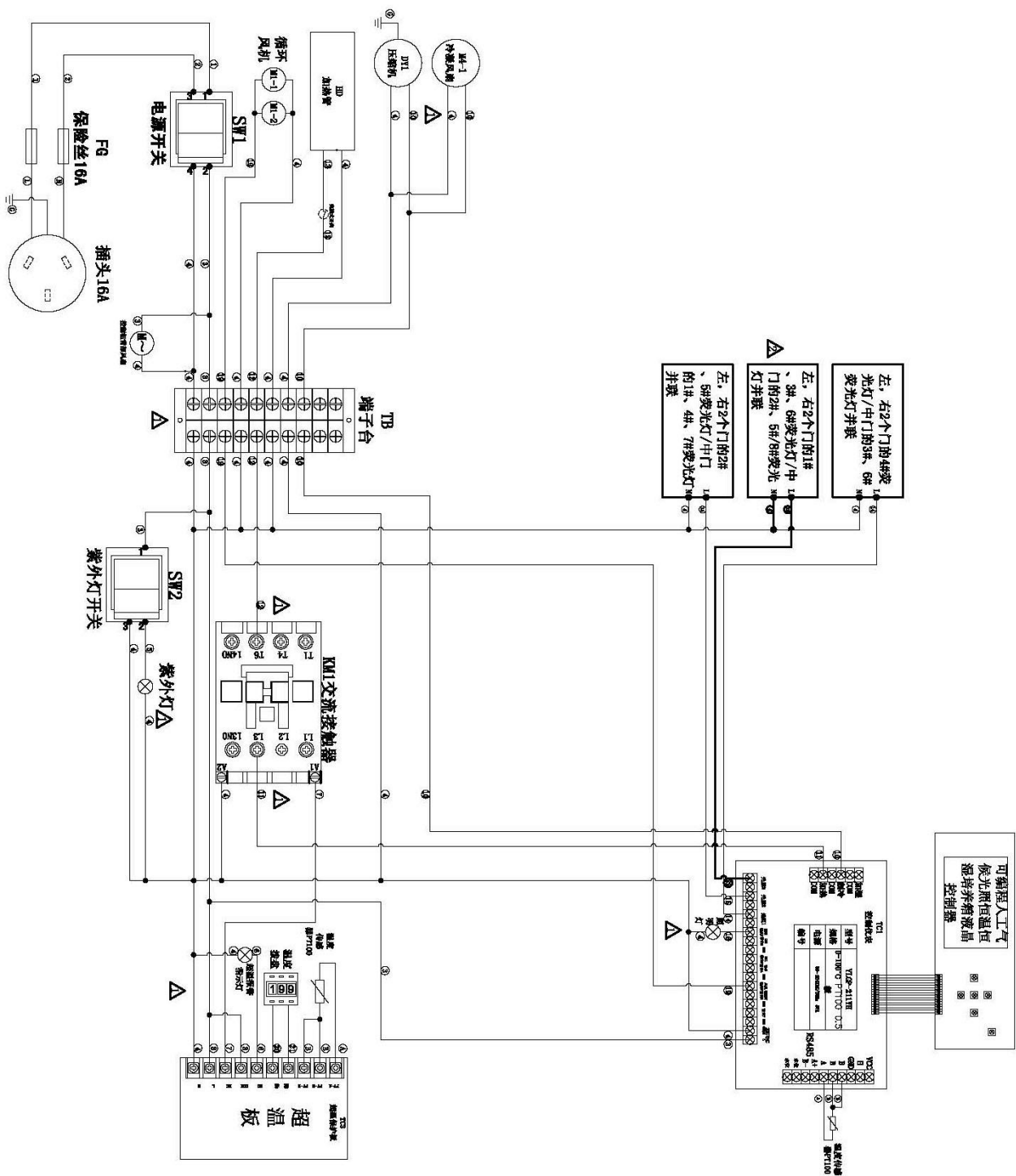

注：
1, “P”代表程序；
2, “-2”代表压缩机双机；
3, “B”代表三面光照；

如有改动，恕不通知！

该图适用于MGC-400B 机型

装 箱 单

产品名称：光照培养箱

序号	类 别	名 称	单位	数量	备 注
1	文 件	使用说明书	份	1	
2	文 件	装箱单	份	1	
3	文 件	保证书	份	1	
4	文 件	保修卡	份	1	
5	备 件	熔断器	只	2	
6	备 件	紫外灭菌灯管	支	1	8W
7	配 件	搁板	块	3	
8	配 件	水盘	只	各 1	
9	选配件	通讯线	根	1	485接口
10	选配件	U 盘	个	1	USB 接口
11	选配件	打印纸	卷	1	打印机

本单所列物品与箱内所装实物相符

装 箱 员 ： 2

检 验 员 ： 1