

前 言

厂专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗等科研、教学、生产领域的理想实验仪器和生产设备。

85-1 型 磁力搅拌器

使用说明

该磁力搅拌器操作方便，性能稳定，体积小，适合于搅拌容量不大，溶液不需要加热的情况下使用。

一、主要参数

电 源：AC220V \pm 10%

电机转矩：15mN·M

工作方式：连续

搅拌转速：100~1300r/min

最大搅拌容量：1000ml

外形尺寸：160 \times 110 \times 80mm

重量：1.5kg

二、使用方法

1. 将仪器放平，把存有液体的容器放在仪器前部正中，容器中放入适当的搅拌子一个，且必须使其吸入中央，容器不可是铁磁性材料制成。
2. 插上电源，开启电源开关，电源指示灯亮，顺时针调节调速旋钮，搅拌器即由慢到快的运转，加速时不能太快，以免搅拌子逃脱，如搅拌子逃脱，应关机后重新开机。
3. 注意事项：电源必须有可靠接地；容器内溶液不能装得过满，以免搅拌时溢出。

三、附件：搅拌子三个

上海司乐仪器有限公司

厂址：上海市闵行区金都路 788 号

电话：021-33505408 33504110

传真：021-33505408

邮编：201108

网址：www.sh-sile.com.cn